

b.safe



NEU

b.safe Schwimmer für Control Waste Caps
R 590-02, R 590-04

Kein System ist wartungsfrei

Die Baugruppe des Schwimmers bedarf aufgrund der permanenten Benetzung mit Lösungsmitteln besondere Aufmerksamkeit um die ganzheitliche Sicherheit des Systems sicherzustellen.

Nicht lösbare Verunreinigungen

- Über viele Analysen hinweg kann sich eine dauerhafte Verschmutzung, z.B. durch auskristallisierende Puffer, am Schwimmer absetzen.

Regelmäßige Wartung

- Einzelteile jeden Monat in Wasser säubern.
- Nach 24 Monaten wird ein Austausch der Schwimmergruppe empfohlen.

Altersbedingte Defekte

- Durch einen schleichenden Altersprozess kann ein Sicherheitsrisiko entstehen.

Austausch

- Der weiße Schwimmer der b.safe Control Waste Caps kann problemlos durch das schwarze Ersatzteil ausgetauscht werden.

**Schnell und
einfach
getauscht!**



b.safe Schwimmer für Control Waste Caps

Gefertigt aus ableitfähigem schwarzem PE-HD-EX. Zum Austausch bei z.B. Verklebung des alten Schwimmers oder als Ersatz der weißen Füllstandsanzeige.

Bezeichnung	Material	Nutzlänge in mm	Passend für Control Waste Cap	Artikelnummer
Schwimmer für Control Waste Cap gefertigt aus ableitfähigem schwarzem PE-HD-EX. Zum Austausch bei z.B. Verklebung.	A PE-HD-EX	91	M 206-41, M 206-42, M 206-51, M 206-60, M 206-61 M 205-40, M 205-41, M 203-41 M 209-41	R 590-02
Schwimmer für Control Waste Cap gefertigt aus ableitfähigem schwarzem PE-HD-EX. Zum Austausch bei z.B. Verklebung. Ersatzvariante für größere Behälter.	B PE-HD-EX	139	M 210-41	R 590-04



- Passend für:
- b.safe Control Waste Cap **S60**
 - b.safe Control Waste Cap **S55**
 - b.safe Control Waste Cap **B53**
 - b.safe Control Waste Cap **S90**



- B**
R 590-04
- Passend für:
- b.safe Control Waste Cap **S95**



Eine **Anleitung zum Austausch** des Schwimmers finden Sie in der Bedienungsanleitung oder in unserer Videoanleitung:



Eine **Anleitung zur Reinigung** finden Sie in der Bedienungsanleitung oder in unserer Videoanleitung:

Einfach. Besser. Schneller. Direkt vom Hersteller.

Wenn es um Qualität und Sicherheit geht, überlassen wir nichts dem Zufall:
Wir entwickeln, konstruieren und fertigen HPLC-Lösungen selbst.
Wenn Sie es wünschen, sogar auf Maß. Daraus ergeben sich viele Vorteile,
die die HPLC so wirtschaftlich und effizient wie nur möglich machen.

Gerne beraten wir Sie persönlich:

+49 (0) 93 46-92 86-0 | info@bohlender.de | bsafe.de

Jetzt kostenlosen **b.safe Katalog** anfordern!

Entdecken Sie unser komplettes Produktsortiment,
wertvolle Tipps für mehr Sicherheit im HPLC-Labor und
praktische Hilfestellungen zur Auswahl der
passenden Lösungen für Ihre Anforderungen.

QR-Code scannen und jetzt
Katalog anfordern oder unter
www.bsafede.de/Kataloganforderung

