

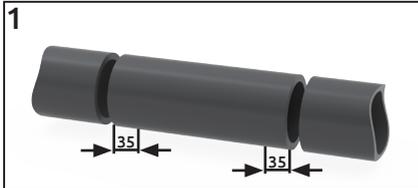


# b.safe

## Montage b.safe Dichtringe für Waste-Pipes-System, Assembly b.safe Sealing Rings for Waste-Pipes-System

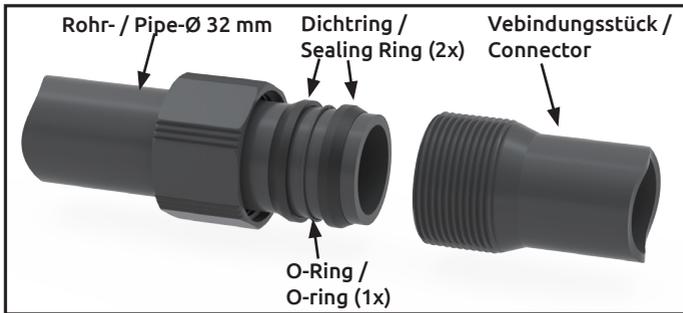


Rohr zuschneiden / *cut the pipe*  
Wichtig: Dichtbereich (35 mm) ohne Beschriftung!  
Important: *sealing area (35 mm) without labeling!*

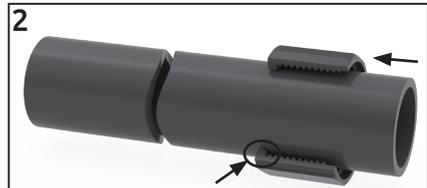

Mutter auf Rohr schieben, Einbaulage beachten / *Put the nut on the pipe, note the mounting position*



Dichtring - O-ring - Dichtring auf Rohr schieben, Einbaulage beachten / *Put sealing ring - O-ring - sealing ring on the pipe, note the mounting position*

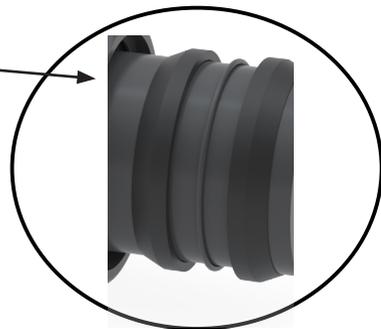



Verbindungsstück auf Rohr stecken / *Put connector on pipe*



Mit der Mutter alles fest verschrauben / *Screw the nut tightly*

**[www.bsafe.de](http://www.bsafe.de)**  
**+49 (0) 93 46-92 86-0**